




使用方法

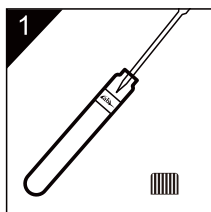


1
参比溶液：加入蒸馏水2.5mL
样品：加入待测水样2.5mL

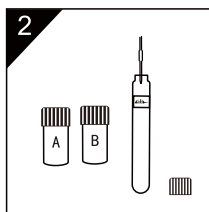


2
加入0.7mL试剂A和4.8mL试剂B，摇匀

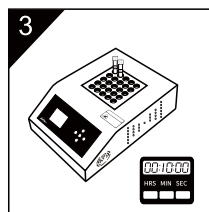


3
165℃，10min消解

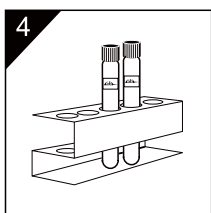

4
空气冷却2min

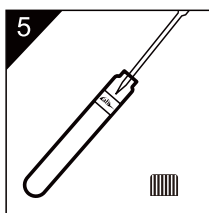

5
每支管中加入2.5mL蒸馏水，摇匀，水冷2min

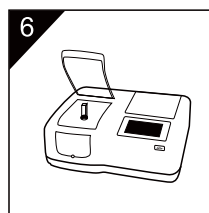

6
测量：倒入30mm比色皿，放入参比调零，放入水样读数

B型COD低量程说明书

品名	量程范围	货号	适用仪器
COD检测预制试剂(LR)	5-100mg/L	ATCB5000	具有圆形比色皿槽且可建立标准曲线的分光光度计

操作方法：

CODL-A:100个样：将整瓶粉末试剂倒入洗净的烧杯中，加入75mL水，加入5mL浓硫酸后不断搅拌使其完全溶解。

CODL-A:500个样：将整瓶粉末试剂倒入洗净的烧杯中，加入348mL水，加入22mL浓硫酸后不断搅拌使其完全溶解。

COD-B:100个样：将整瓶粉末试剂倒入洗净的烧杯中，加入500mL浓硫酸后不断搅拌使其完全溶解。

COD-B:500个样：将整瓶粉末试剂倒入洗净的烧杯中，加入2500mL浓硫酸后不断搅拌使其完全溶解。

15305182589
www.wartmst.com

南京阿尔忒弥斯科技有限公司
南京市玄武区珠江路687号1-1371室